


オゾン殺菌BOX(HZ-40)納入検査書

納品日	H20年3月13日		納入先	(財)化学物質評価研究機構 殿	
納入者		機番	010013 稲井 恒彦		
項 目	内 容			実測値	チェック欄
付属品	付属品は揃っているか。			電源コード 1本	✓
				網棚 24枚	✓
				クランプ 16個	✓
				カギ 1個	✓
設 置	平地に確実に設置されているか				✓
	キャスターはロックしているか。				✓
PSA	酸素流量 : 0.7~0.9 l/min			0.87	✓
	酸素濃度 : 90%以上			93.2	✓
オゾン発生確認	オゾンインジケータでオゾンの発生を確認 モード1でインジケータ値2			2	✓
安全装置確認	オゾン発生時、ドアを開放しようとする、オゾン分解 モードに入り異常ランプを点灯する。 分解終了後、殺菌前状態				✓
	オゾン発生時、非常停止スイッチを押すと、オゾン分 解モードに入り異常ランプを点灯する				✓
	ドアが、開放及び半ドアの状態スタートスイッチを 押してもオゾンが発生しない。セレクトスイッチが3回点滅する				✓
通常運転確認	動作機能チェック 扉閉時電源投入により赤・黄・緑のLEDが全て点灯 し、分解モードに入る。15分間				✓
説明事項	取り説内容について説明したか				✓
	安全装置について説明したか				✓
	非常停止スイッチ				✓
	ドアスイッチ				✓
	オゾンセンサー				✓
	取り説の注意事項について説明したか				✓
	取扱いについて説明したか				✓
	交換部品、方法について説明したか				✓

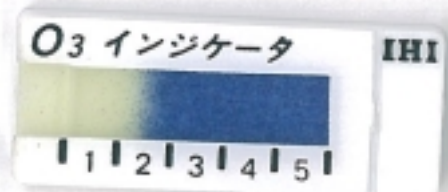

株式会社IHIシバウラ

高橋