


作業概要: 酸素ガス減圧弁「REG」を調整して、ガス量を増やします

1: 作業準備

- ① 工具を用意する。六角レンチ2.5mm、スパナ8mm




- ② 左側パネルを外す

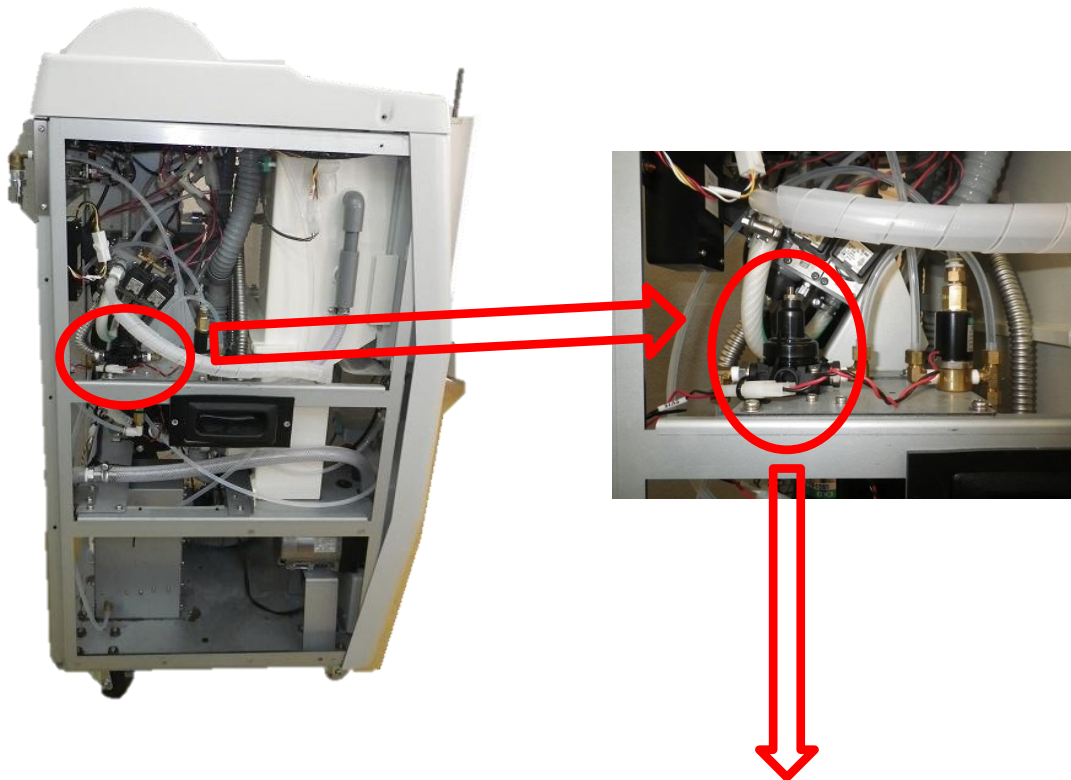

酸素ガス減圧弁「REG」


調整ネジ

ロックナット


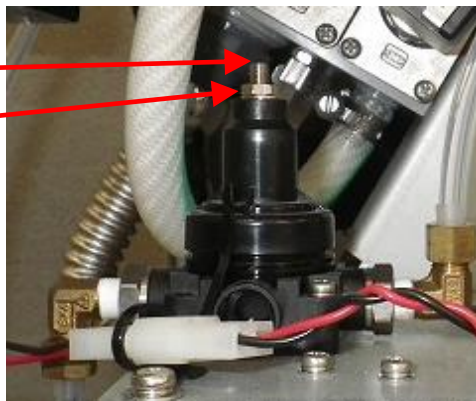


2: REG(酸素ガス減圧弁) 2次圧調整 Secondary pressure setting


- ① 六角レンチを調整ネジに差し動かさないようにする。スパナを回してロックナットを緩める。

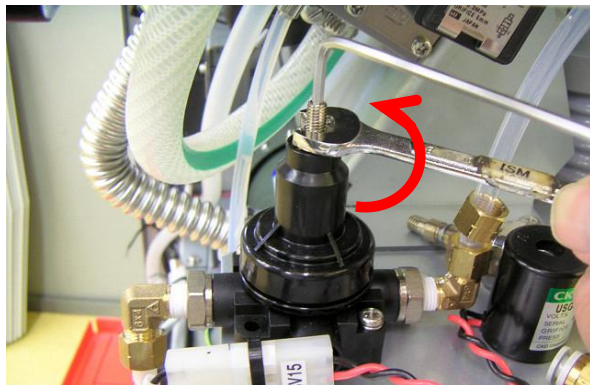

- ② 六角レンチを「increase」側に回し、ネジの寸法を約5mmにする。

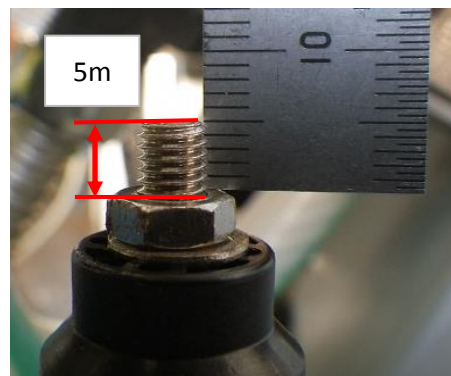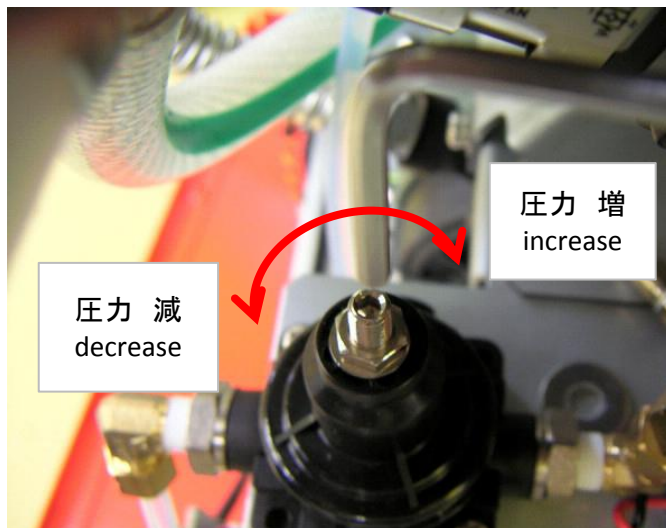

- ③ 六角レンチを調整ネジに差し動かさないようにする。スパナを回してロックナットを締める。

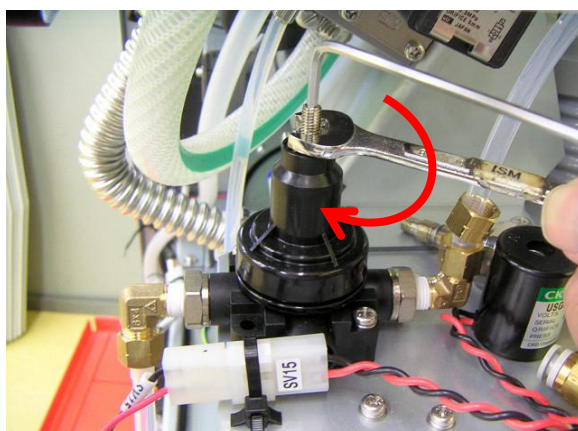

- ④ 左側パネルを取り付ける